

硫酸卡那霉素溶液(50mg/ml)使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8209	Kanamycin Solution(50mg/ml)	2ml/5ml/10ml/100ml
	使用说明书	1份

【保存条件】

-20℃保存，有效期1年

【概述】

该产品用硫酸卡那霉素（Kanamycin sulfate）加超纯水配制，浓度为50mg/ml，经0.22μm滤膜过滤除菌，可直接使用。

【使用方法】

使用前须解冻后充分混匀；此溶液一般使用浓度为50μg/ml，按照100ml培养基（固体或液体培养基）中加入100μl（千分之一）的量加入，混匀。如果倒平板，请确保培养基不烫手（50-60℃）时再加入。

【注意事项】

1. 反复冻融易导致抗生素失效，如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。