

封闭液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9780	Blocking Buffer (1M Ethanolamine, pH 8.0)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

【概述】

本产品为 1M 乙醇胺（pH 8.0）溶液，主要用于偶联反应后封闭未反应的活性基团。

成分：1M 乙醇胺，pH 8.0

应用：有效封闭活化的载体表面，降低非特异性结合。

【使用方法】

- 试剂准备：**偶联反应结束后，洗去未结合的配体，准备适量封闭液。
- 封闭操作：**将载体悬浮于封闭液中，在室温或指定温度下孵育适当时间（通常为 1-2 小时）。
- 反应结束：**封闭完成后，使用相应的清洗液去除多余的封闭液。

【注意事项】

- pH 稳定性：**请确保使用环境不影响封闭液的 pH 值，以免影响封闭效果。
- 安全防护：**本产品仅限于科研实验室使用。操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。