

25%甘露醇水溶液（无菌）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8033	25% Mannitol Solution (Sterilized)	100ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温储存，有效期 12 个月。

【概述】

25%甘露醇水溶液是一种渗透性利尿剂，是由 25%（W/V）甘露醇溶于超纯水并经过滤菌处理的无菌无热源溶液，在室温中为过饱和溶液。

【用途】

常在动物实验中作为一种渗透利尿剂使用。多为静脉注射用。

【注意事项】

1. 本产品仅供科研使用，请勿用于食品、医疗等方面。
2. 本产品室温时为过饱和溶液，如发现析出晶体，请将试剂瓶放置于 37℃ 水浴并偶尔摇晃至完全溶解。请待试剂冷却至体温后使用。
3. 在 20%或以上的甘露醇溶液中添加氯化钾或氯化钠可能会导致甘露醇沉淀。
4. 请勿将本产品冰冻处理。
5. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。