

漂洗液（5%冰醋酸）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9735	Rinsing Solution (5% Glacial Acetic Acid)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

【概述】

本品为分析纯级冰醋酸经超纯水稀释配制的实验室通用漂洗试剂，乙酸含量控制在百分之五。在生物化学及组织病理学检测中，该试剂主要作为洗脱液或酸性介质，用于去除细胞样本、切片表面多余的染料沉积、中和碱性残留或调节实验环境的微酸性 pH 值。其极性特性可有效提高渗透力，清除非特异性结合背景，确保成像或显色过程的信噪比及实验结果的准确性。

【使用方法】

- 使用前请确保样本表面已完成前置反应，并将载玻片或容器轻置于漂洗槽中。
- 将本品足量加入容器，确保液面完全覆盖样本，在室温下静置浸泡，具体时长根据实验规程要求设定，一般建议控制在 30 秒-3 分钟之间。
- 漂洗结束后，弃去液体，使用去离子水或缓冲液进行二次快速冲洗，去除残留酸液，随后进行下一步脱水或封片操作。

【注意事项】

- 本品具有弱酸性和刺激性气味，操作时必须在通风橱内进行，并佩戴实验服、乳胶手套及防护眼镜，严禁皮肤直接接触或吸入蒸汽。
- 请储存在阴凉、通风、干燥的专业化学品柜内，远离火源、强氧化剂及碱性物质，严禁与强氧化剂混储。
- 容器应保持密封状态以防挥发，开启后请尽快用完，若液体出现浑浊或异物，请停止使用并按实验室危险化学品废弃物处理规定进行回收。