

## 10×TBS 缓冲液 pH7.5 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8021	10×Tris-Buffered Saline (TBS) buffer,pH7.5	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

TBS (Tris Buffered Saline) 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于免疫组化和原位杂交，酶联免疫等实验中，清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件。

本产品为 10×母液，需稀释使用。4℃ 保存可延长产品保质期，长期不用建议低温保存。

### 【使用建议】

请将 10×TBS 缓冲液稀释成 1×使用，如 100ml 10×TBS 缓冲液加入 900ml ddH<sub>2</sub>O 稀释。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 若低温储存时产品出现结晶析出，请置于 37℃ 水浴至完全溶解。