

培养箱除菌剂（喷雾）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
EX-0524	Incubator Disinfectant Spray	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温避光保存，有效期 24 个月

【概述】

培养箱的高温高湿环境是细菌和真菌生长的理想场所。微生物及其孢子一旦进入培养箱，极易通过气溶胶造成大面积的细胞污染。本品是一款专为培养箱内壁及内部构件设计的深度除菌剂。其强效成分能迅速杀灭细菌、霉菌、真菌孢子，并能清除附着在设备表面的生物薄膜，有效切断污染源，保障实验环境的洁净。

广谱高效：针对实验室常见的黑曲霉、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌等具有极强的杀灭效力。

渗透力强：喷雾型设计可覆盖培养箱边角、缝隙及隔板支架等易滋生隐患的区域。

多功能使用：既可直接喷洒，也可配合脱脂棉或无尘布浸泡后进行擦拭消毒。

材料兼容：不含强腐蚀性成分，对培养箱不锈钢内壁及玻璃门无损伤。

【使用方法】

- 定期维护 (建议每周一次)：**为达到最佳除菌效果，建议先移除培养箱内的细胞培养物。均匀喷洒本品于培养箱内壁、隔板及支架表面。也可将脱脂棉球浸泡本品后，对重点缝隙处进行擦拭。
- 免移除处理：**若仅进行微量喷洒维护且不接触细胞容器，可不移除细胞。但应注意避免直接向培养瓶/皿的开口处喷洒。
- 后续处理：**喷洒或擦拭作用 15-30 分钟后，使用干净的无菌布或浸有无菌水的干布将表面擦净。
- 特殊时期强化：**在梅雨季节、实验室装修期间或污染爆发期，应适当增加使用量和消杀频率，并配合 ES-8637 水浴锅/水盘抑菌剂同步处理，实现立体防御。

【注意事项】

- 眼部防护：**喷洒时切勿直接针对个人。若不慎溅入眼中，请立即用大量清水持续冲洗 5-10 分钟。
- 安全防护：**为了您的安全和健康，操作时请穿着实验服并佩戴一次性手套。本品仅限科研使用，严禁用于临床医疗或其他医学检测。